

機械器具 27 医療用マイクローム
一般医療機器 再使用可能なマイクローム用刃 42439000

フェザーマイクロームホルダー

【警告】


- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

- 生体への使用禁止。
- 専用替刃以外の替刃の取り付け禁止。
- 経時的な劣化等によって替刃が固定できなくなったホルダーへの取り付け禁止。

【形状、構造及び原理等】

主な形状:

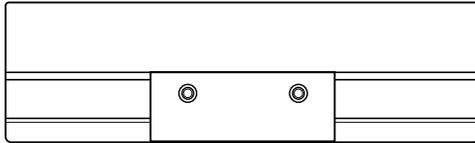

組成: 工具鋼 / ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

非常に鋭利な切刃を取り付け、平たい楔形の刃となるように設計された器具。通常、パラフィンで固定した組織を超薄片に削るために使用するマイクロームに取り付けられている。本品は再使用可能である。

【品目仕様】

ホルダーに専用替刃を取り付け、マイクローム機本体への取り付けを可能にする。

(専用替刃) フェザーマイクローム替刃各種

【操作方法、使用方法等】

ディスペンサー又はケースより、替刃を取り出し専用ホルダーに装着し使用する。

- 詳細は取扱説明書 [替刃の装着及び交換方法] を参照。

【使用上の注意】

- 替刃が専用ホルダーに固定できたことを確認し、使用すること。
- 本品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 製品に破損などの異常が見られる場合は使用しないこと。
- 使用後は、替刃を取り外して保管すること。

<マイクローム機本体への取り付け>

- マイクロームホルダーを取り付けるマイクローム機の取扱説明書に従いホルダーを確実にマイクローム機本体に固定し使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水分を除去し、防錆処置を行い、専用ケースに入れ保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年 (未使用品保証期間5年)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

00-A — 製造月 (例. A…1月 B…2月)

製造年西暦下2桁

【保守点検に係わる事項】

- 詳細は取扱説明書 [お手入れの方法] を参照。

【包装】

個別包装 (1セット): ケース (ABS樹脂)

販売単位箱: ボール紙

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元> フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元> フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ先> フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917

取扱説明書を必ずご参照ください